



### 红色 PAGE 上层胶染色液 (WB)

产品货号	产品名称	包装
DW1050	红色 PAGE 上层胶染色液 (WB)	1ml

#### 产品介绍:

本产品是一种用于配置红色 SDS-PAGE 上层凝胶的染料, 该红色染料可以使蛋白上样孔清晰可见, 便于上样, 且易于判断上样孔是否歪曲或破损。

电泳时, 本染料会压缩并向下迁移, 直至下层凝胶最下端或跑出凝胶。电泳后上层胶不褪色, 方便切胶, 对电泳、考染、转膜等均无影响。

#### 保存条件:

4°C保存

#### 使用说明:

- 根据需要配置适量上层胶, 按照每 1ml 上层胶加入 10ul PAGE 上层胶染色液的比例加入染料, 混匀。
- 凝胶聚合催化剂和 TEMED 最后加入, 混匀。

#### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海