



琼脂糖预制胶 (1%, goldview, TBE, 8 孔)

产品货号	产品名称	包装
DW1133	琼脂糖预制胶(1%, goldview, TBE, 8 孔)	10 块/包

产品介绍:

本预制胶无需配制, 即开即用, 仅需约 10-30 分钟即可完成电泳并获得平整清晰的条带。而传统的琼脂糖配制凝胶繁琐费时, 配制时容易暴沸, 需注意防止烫伤。本预制胶内含无毒核酸染料, 具有安全(致突变性极低且检测不到显著的细胞毒性)、灵敏度高、稳定性好等优点。和溴化乙锭(EB)有相同的光谱特性, 电泳后用适当紫外灯检测呈现绿色荧光, 适用于原先使用 EB 为染料的凝胶成像系统。

保存条件:

4°C保存, 6 个月有效; 室温保存, 2 周有效。切勿置于 0°C以下冷冻。

注意事项:

本预制胶不能置于 0°C以下冷冻, 否则凝胶会冻裂。不可挤压凝胶, 防止变形。

初次电泳时, 宜在溴酚蓝电泳至约中间处时暂停电泳, 进行观察和拍照, 如有必要, 后续可以继续电泳。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

本产品为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品 in 文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海