



WB 电泳液（即用型干粉）

产品货号	产品名称	包装
DW1017	WB 电泳液（即用型干粉）	1L

产品介绍：

本品是用于蛋白印迹实验（Western blotting）中湿法以及半干法电泳转膜的缓冲试剂。电泳液含有 SDS，适用于变性胶蛋白电泳。本品为即用型，无需稀释，可直接用于 Western。本电泳液可以回收，以反复多次但不宜超过一周。

本产品为粉末装，用时需每个包装加蒸馏水溶解，定容到 1L 即可。使用过后的电泳液，可以回收室温保存，通常室温可保存 2-3 天，4°C 可保存 1 周。

保存说明：

室温保存。

注意事项：

1. 本品使用不宜超过一周。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法：

英文：Dowobio (Shanghai, China)

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海