



### WB 电泳液 (即用型干粉)

产品货号	产品名称	包装
DW1018	WB 电泳液 (即用型干粉)	10L

#### 产品介绍:

本品是用于蛋白印迹实验 (Western blotting) 中湿法以及半干法电泳转膜的缓冲试剂。电泳液含有 SDS, 适用于变性胶蛋白电泳。本品为即用型, 无需稀释, 可直接用于 Western。本电泳液可以回收, 以反复多次但不宜超过一周。

本产品为粉末装, 用时需每个包装加蒸馏水溶解, 定容到 10L 即可; 也可以配置成浓缩液保存, 用时稀释至 1X 即可。使用过后的电泳液, 可以回收室温保存, 通常室温可保存 2-3 天, 4°C 可保存 1 周。

#### 保存说明:

室温保存。

#### 注意事项:

1. 本品使用不宜超过一周。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海