



枸橼酸缓冲液

产品货号	产品名称	包装
DW2019	枸橼酸缓冲液	2L

产品介绍:

枸橼酸缓冲液又称柠檬酸钠缓冲液, 该产品即用型粉剂, 一袋该产品可配置成浓度为 0.01mol/L, PH6.0 的缓冲溶液。该产品是一种常用的抗原修复液, 可以用于石蜡切片、冰冻切片等样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。可以有效去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联, 充分暴露石蜡切片等样品中的抗原表位, 从而大大改善免疫染色效果。

通常石蜡切片都需进行抗原修复处理, 而冰冻切片可以不进行抗原修复处理。抗原修复可以提高石蜡切片的免疫染色效果, 亦可以不同程度的提高冰冻切片的染色效果。当冰冻切片免疫染色效果不理想时, 考虑进行抗原修复。

按照每个片子需要 10ml 抗原修复液计算, 1L 抗原修复液可以用于 100 个样本的抗原修复。

保存说明:

室温保存, 有效期一年。

使用说明:

- 将干粉的外包装袋撕开。
- 将袋中的干粉慢慢到入蒸馏水, 搅拌使其溶解。
- 将 20mL 左右的蒸馏水加入干粉袋内, 冲洗剩余的干粉, 将冲洗的蒸馏水加入至第 2 步的溶液中, 反复冲洗直至袋中无肉眼可见的颗粒。
- 充分搅拌使其完全溶解, 定容至 1L。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海