



WB 二抗稀释液

产品货号	产品名称	包装
DW1066	WB 二抗稀释液	100ml

产品介绍:

本品适用于免疫组织化学、免疫印迹等实验中二抗的稀释。产品添加了抗体保护剂、稳定剂等成分，有效增加了稀释后抗体的稳定性。使用此二抗稀释液稀释的二抗可以在 1-2 周内重复使用 3-5 次。

保存说明:

长期-20℃保存；短期 2-8℃保存。

使用说明:

参考所用的二抗的说明，以及样品中目的蛋白的含量，按照适当比例稀释二抗。二抗稀释后即可直接用于蛋白印迹和免疫染色实验。一次实验结束后，可以回收稀释的二抗，4℃ 保存，以用于下次的实验。

注意事项:

1. 本产品宜分装后冻存，切忌多次反复冻融。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海