



显影液

产品货号	产品名称	包装
DW1079	显影液	500ml

产品介绍:

显影液是用于 Western、Northern、Southern 等后续压片曝光后显影的溶液。本品配方特别适用 X 光片的显影，也可用于普通的黑白底片或照片的显影。

保存说明:

常温避光保存。

自备材料:

X 光片/定影液/红灯/自来水

使用说明 (仅供参考) :

- 显影：把 X 光片完全浸没在显影液内，一般显影 10s ~ 2min。具体显影时间要根据显影情况而定，可以在红灯下观察，当发现显影的程度已经达到预定目标，即可停止显影，进行后续步骤。
- 水洗：在自来水中冲洗 2 ~ 3min，以完全冲洗去显影液。
- 定影：浸没在定影液内，定影 2 ~ 5min 左右。定影时间再长一些如 10min，通常对洗片的结果没有明显影响。
- 水洗：在自来水中冲洗 2 ~ 5min，以充分洗去各种残留溶液和试剂。

注意事项:

- 曝光、显影、定影步骤均应在严密的避光环境中进行
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海