



### 转膜液 (10X)

产品货号	产品名称	包装
DW1020	转膜液 (10X)	500ml

#### 产品介绍:

本品是用于蛋白印迹实验 (Western blotting) 中电泳转膜的缓冲试剂, 是一种安全无毒的产品。本产品按常规方法配制而成, 为预混粉末, 不含 SDS 和甲醇, 便于储存、操作简便。

本品为 10X 浓缩液, 使用需稀释至 1X。本转膜液可以回收再使用, 但不宜超过三次。

#### 保存说明:

室温保存。

#### 使用说明:

a. 量取 100 毫升的 Western 快速转膜液(10X), 倒入到洁净的量筒中, 加入蒸馏水到约 700 毫升。

b. 加入 200 毫升无水乙醇或 210 毫升 95%乙醇, 混匀。

c. 在量筒中用蒸馏水定容到 1 升。混匀后即为 1X 转膜液。没有用完的转膜液可室温保存, 通常两周内使用没有任何问题。当转膜液颜色变为浅棕色或黄褐色时, 应该丢弃。

**注:** 本产品不含 SDS, 蛋白分子量较大或者疏水性较强时, 为增加转膜效果, 可适当添加少量 SDS (参考工作浓度为 0.025-0.1%)。

#### 注意事项:

1. 本品使用不宜超过三次。

2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海