



苯胺蓝染色液 (0.5%)

产品货号	产品名称	包装
DW2056	苯胺蓝染色液 (0.5%)	100ml

产品介绍:

苯胺蓝染色液是 Masson 三色染色试剂盒的组成之一。苯胺蓝染色液主要有苯胺蓝、弱酸等组成，呈酸性，常与丽春红品红染色液等配合使用对胶原纤维进行染色，染色后肌纤维呈红色，胶原纤维呈蓝色，主要用于区分胶原纤维和肌纤维。

保存条件:

室温，避光保存，有效期 1 年。

使用说明 (仅供参考) :

- 切片常规脱蜡至水。
- 用配制好的 Weigert 铁苏木素染色液染色 5-10min。
- 酸性乙醇分化液分化 1-2s，蒸馏水洗。
- Masson 蓝化液返蓝 1min，蒸馏水洗。
- 丽春红品红染色液染色 5-10min，弱酸工作液洗 3-5s。
- 磷钼酸溶液分化 1-2min
- 倒掉分化液，直接放入苯胺蓝染色液中染色 1-2min。用弱酸工作液洗 1min。
- 95%乙醇快速脱水。无水乙醇脱水 3 次，每次 5-10s。
- 二甲苯透明 3 次，每次 1-2min。中性树脂封固。

注意事项:

- 切片脱蜡应尽量干净。
- 切片入苯胺蓝染色液染色前不要水洗，否则可能出现不着色。
- 不同染色参照具体的实验要求。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海