



极快速脱钙液

产品货号	产品名称	包装
DW2079	极快速脱钙液	500ml

产品介绍:

Dowobio 生产的极快速脱钙液采用新的配方配置，本品可在不破坏组织结构及影响染色的同时，可促进脱钙并加快脱钙速度，纺织纤维性质组织过度膨胀，并且保证了制片的质量，此方法脱钙较硝酸平和，标本不易变色。

储存条件:

室温保存，有效期 1 年。

使用说明 (仅供参考) :

小即鼠股骨 2 小时，大鼠股骨 4 小时，其它骨组织根据组织大小调整时间，以标本可以用刀片切开为标准。脱钙后需自来水冲泡 12 小时。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海