



流式细胞固定破膜剂 (mix)

产品编号	产品名称	包装
DW4004	流式细胞固定破膜剂 (mix)	100ml

产品简介:

固定剂、破膜剂用于细胞内细胞因子染色前对细胞膜的处理。固定剂起稳定细胞膜、保持细胞膜表面抗体与抗原结合的作用；破膜剂使流动的、完整的细胞膜产生小孔以利于抗体进入细胞。用流式细胞仪检测细胞内抗原及DNA时，对待测细胞进行固定、破膜处理后，加入相应抗体或检测试剂，孵育一定时间即可上机分析

操作步骤 (参考) :

1. 至少收集 1×10^6 待测细胞，1500 rpm 离心 5 分钟，弃上清。
2. 加入 1000ul 固定破膜液。
3. 处理 15 分钟。
4. 1500 rpm 离心 5 分钟。
5. 弃上清，加入 PBS 洗一次，1500 rpm 离心 5 分钟。
6. 弃上清，按检测指标要求，进行后期染色并上机。

注意：1、如果有膜蛋白，请在步骤 2 前，先染膜蛋白，再做步骤 2 的固定破膜
2、该产品对胞浆抗原检测效果较好，胞核指标，建议用货号 DW4006 核膜破膜剂

注意事项:

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 粉末溶解前请先短暂离心，以保证产品全在管底。
3. 请勿吸入、吞咽或者直接接触皮肤和眼睛。
4. 本产品仅用于科研用途，禁止用于人身上。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)
中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海