



破膜&固定缓冲液

产品包装

产品编号	产品名称	包装	保存温度
DW4013-A	固定剂	50ml	4 度
DW4013-B	破膜剂	100ml	4 度

使用方法 (推荐) :

1. 至少收集 1×10^6 待测细胞, 1500 rpm 离心 5 分钟, 弃上清。
2. 加入 500 ul 预冷(4°C)固定剂。
3. 室温孵育 10 分钟。
4. 1500 rpm 离心 5 分钟。
5. 弃上清, 加入 PBS 洗一次, 1500 rpm 离心 5 分钟。
6. 弃上清, 加入 1 ml 破膜剂。
7. 室温孵育 10-15 分钟。
8. 1500 rpm 离心 5 分钟。
9. 弃上清, 加入 100ul 破膜剂或者染色缓冲液重悬细胞。
10. 加入胞浆检测抗体进行染色后, 用流式细胞仪进行分析。

注意事项:

- 1、如果有膜蛋白, 请在步骤 2 前, 先染膜蛋白, 再做步骤 2 的固定
- 2、细胞核指标染色, 建议用货号 DW4006 核膜破膜剂

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海