



抗荧光淬灭封片液

产品货号	产品名称	包装
DW2171	抗荧光淬灭封片液	25ml

产品介绍:

抗荧光淬灭封片液是一种用于减缓荧光衰减的封片试剂。以甘油为基础，加入抗荧光衰减剂，有强烈的抗荧光衰减作用，用于对荧光组织和细胞样品的封片。封片后，样品 4°C 或者 -20°C 避光可保存 2-3 周。本试剂操作简单，在封片时用移液枪滴一滴抗荧光衰减封片液，盖上盖玻片就可以了。

使用说明:

- 贴壁细胞样品：
 - 染色完毕后，吸尽液体。
 - 滴一滴抗荧光衰减封片液于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
 - 随后即可通过荧光显微镜观察样品。
- 组织切片：
 - 染色完毕后，吸尽液体。
 - 滴一滴抗荧光封片液于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。
 - 随后即可通过荧光显微镜观察样品。
- 其它样品： 其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项:

- 荧光物质均易发生衰减，染色后的样品宜避光保存。
- 在使用抗衰减封片液的情况下可以减缓衰减，但仍宜尽量避光。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品 在文章中的写法:

- 英文: Dowobio (Shanghai, China)
中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海