



中性树胶

产品货号	产品名称	包装
DW2172	中性树胶	100ml

产品介绍:

中性树胶，是一种粘合剂，用于将载玻片和盖玻片粘合在一起，把生物组织切片封起来长久保留。

产品特点:

它有几个特点符合物镜粘合剂的需求:

- 1、透明度高，几乎和光学玻璃一样清晰。
- 2、不腐蚀玻璃，因为它是中性的，而玻璃最怕碱性，如果不放心可以在粘合以前用盐酸酒精泡泡晾干再粘可能会更好。
- 3、不容易长霉，可能是因为中性树胶的溶剂二甲苯有杀霉菌作用。

不过中性树胶有些缺点，它是以二甲苯为溶剂的，封合后挥发很慢，制作的玻片起码在通风处晾一两个月才没有二甲苯的味道。可能在烈日下暴晒会快点。

操作方法:

封片方法很简单，在载玻片中央滴 2-3 滴树胶液（注意要滴在一起否则容易有气泡），然后把盖玻片慢慢放上去，轻轻挤压，树胶液会向外侧扩散至整个镜片，通风晾几个小时后用棉球粘上二甲苯或者松节油把镜片边缘多余的树胶擦洗干净。然后再放在通风处晾 2 个月。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海