



## Tris-Glycine 快速电泳缓冲液 (10x)

产品货号	产品名称	包装
DW1140	Tris-Glycine 快速电泳缓冲液 (10x)	500ml

### 产品介绍:

使用本快速电泳液可以在 200V 恒压 35 分钟左右完成 SDS-PAGE (SDS 变性聚丙烯酰胺凝胶)蛋白电泳, 并获得蛋白条带非常锐利的良好电泳效果。本产品为预混粉末, 使用前需要用 1L 水配制, 但无需调节 pH 值。

### 注意事项:

配制好的电泳液放置时间不宜超过两周。如果出现变色或沉淀请重新配制新鲜电泳液。

回收的电泳液可以作为外槽电泳液重复使用 1-2 次, 但为了取得最佳电泳效果, 应使用没有使用过的电泳液。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海