



IHC 一抗稀释液

产品货号	产品名称	包装
DW2005	IHC 一抗稀释液	100ml

产品介绍:

多沃生产的 IHC 一抗稀释液为即用型工作液, 用本产品稀释或配置的一抗可以再 4°C 保存和使用不少于一周, 可以反复多次用于免疫组化、免疫细胞化学等相关免疫实验, 节约您宝贵的抗体, 本产品仅用于免疫组化、免疫细胞化学等相关免疫实验中的抗体稀释。

保存说明:

4°C 保存或置 -20°C 长期保存。

使用说明:

- 1、临用前从 -20°C 冰箱中取出本品, 至室温待完全融化, 颠倒混匀数次, 置 4°C 保存备用, 或分装冻存, 勿反复冻融。
- 2、用时参考所用的一抗说明, 按照适当比例稀释一抗, 一次实验结束后, 可以回收, 4°C 保存, 一周内可用于下次的实验。

注意事项:

1. 大包装宜分装冻存, 请勿反复冻融。
2. 为了提高抗体反复使用次数, 建议在 4°C 进行一抗孵育。
3. 本一抗稀释液含有叠氮钠, 因其会抑制过氧化物酶 (HRP) 活性, 请不要用其对过 HRP 标记的一抗进行稀释。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海