



抗荧光淬灭封片液

产品货号	产品名称	包装
DW2004	抗荧光淬灭封片液	5ml

产品介绍:

多沃生产的抗荧光淬灭封片液(Antifade Mounting Medium)是一种用于减缓荧光淬灭的封片试剂。可以用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭。操作简单, 在封片时用移液器滴一滴抗荧光淬灭封片液在样品上, 盖上盖玻片即可完成操作。

保存说明:

-20°C保存, 一年有效。

使用说明:

1. 贴壁细胞样品:

- 染色完毕后, 吸尽液体
- 滴一滴抗荧光淬灭封片液于载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片液, 尽量避免气泡。
- 随后即可在荧光显微镜下观察细胞样品。

2. 组织切片:

- 染色完毕后, 吸尽液体
- 加一滴抗荧光淬灭封片液于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片液, 尽量避免气泡。
- 随后即可在显微镜下观察组织切片

注意事项:

- 荧光物质均易发生淬灭, 染色后的样品宜避光保存。在使用抗淬灭封片液的情况下可以减少淬灭, 但仍宜尽量避光。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海