



无酶水

产品货号	产品名称	包装
DW3002	无酶水	100ml

产品介绍:

无酶水也叫 DEPC 处理水, 是用 DEPC 处理过并经高温高压消毒的高纯水。经检测不含 RNase、DNase 和 Proteinase。高压蒸汽灭菌后 DEPC 分解成二氧化碳和酒精, 因此 DEPC 处理水不同于 DEPC, 基本上不含 DEPC, 99.99%以上是水。

无酶水主要用于 RNA 沉淀的溶解, 含有 RNA 的各种反应体系如反转录、siRNA 的退火以及其它各种要求无 RNase、DNase 和 Proteinase 的反应体系。

保存说明:

常温保存。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 手上通常有 RNase, 必须戴一次性手套操作, 以防 RNase 污染。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海