



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



无线粒体细胞胞浆提取试剂盒 50T

操作步骤:

- 1、培养细胞：消化细胞，PBS 洗涤，1000g 离心 3min 收集细胞，计数。每次提取需要 5×10^7 个细胞，加入 1.0 mL 冰预冷的 A 液重悬细胞，4 度震荡细胞悬液 10 分钟。
- 2、在 700 x g 和 4°C 下离心 10 分钟。将上清倒入新的冷冻管中，丢弃含有细胞核和完整细胞的颗粒。
- 3、再次在 700 x g 下在 4°C 下离心 10 分钟，然后将上清倒入新的冷冻管中，加入 10ul B 液。
- 4、在 4°C 下，10000 x g 离心 15 分钟。上清液即为细胞浆提取物。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海