



TBST (TBS with Tween-20, 10X)

产品货号	产品名称	包装
DW1075	TBST(TBS with Tween-20, 10X)	500ml

产品介绍:

多沃生产的 TBST(TBS with Tween-20, 10X), PH 值: 7.4, 是一种非离子型去污剂, 有复性抗原的作用, 可以用于免疫印迹 (WB)、免疫荧光 (IF)、免疫组化 (IHC) 和免疫细胞化学 (IC) 等试验中封闭液的配置、一抗二抗的配置、一抗二抗孵育后的洗涤等, 封闭和洗涤可以降低背景。

本产品为 10X 浓缩液, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释为 1X 后使用, 例如配制 1L TBST(TBS with Tween-20, 1X), 取 100ml TBST(TBS with Tween-20, 10X)加入 900ml 去离子水混匀即可。

保存说明:

常温保存

使用说明:

取 100ml TBST(TBS with Tween-20, 10X)于 1L 量筒中,加入蒸馏水或去离子水定容至 1L, 即为 TBST 1X。

注意事项:

1. 没有用完的 TBST 可以室温保存一周左右, 如果发现洗涤液出现浑浊、沉淀等异常现象, 需废弃。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海