



## 预染蛋白 marker(10-180KD)

| 产品货号   | 产品名称                  | 包装    |
|--------|-----------------------|-------|
| DW1011 | 预染蛋白 marker(10-180KD) | 250ul |

### 产品介绍:


预染蛋白 Marker (10-180 kDa) 是一种即用型试剂, 使用前无需煮沸, 含有 10 种覆盖广泛分子量 (10~180 kDa) 的预染色蛋白质, 包括 70 kDa 的橙色参考带和 10 kDa 的绿色参考带。可用于在 SDS-PAGE 中监测蛋白质分离、验证蛋白质印迹转移 (PVDF、尼龙或硝化纤维素膜) 以及蛋白质的近似大小。

### 保存说明:

-20°C保存。

### 使用说明:

1. Western Blot: 3-5  $\mu\text{L}/\text{land}$ ;
2. SDS-PAGE: 1-2  $\mu\text{L}/\text{land}$  (15 lands gel) ; 2-3  $\mu\text{L}/\text{land}$  (10 lands gel) 。

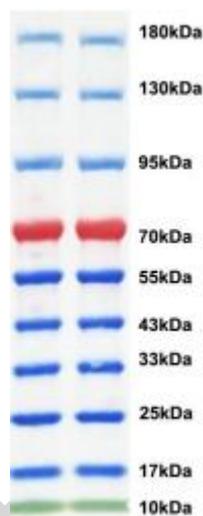

Tris-glycine 电泳体系示意图, 每孔 4 微升上样。

### 注意事项:

1. 产品已预混 loading buffer, 不需要加热、稀释或添加还原剂。
2. 加样前在室温放置数分钟, 解冻后, 轻轻摇匀, 以确保溶液混合均匀
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海