



VX2 实体瘤

| 产品货号 | 产品名称 | 包装 |
|---------|---------|-----|
| PM-0828 | VX2 实体瘤 | 1ml |

细胞接收后的操作流程与注意事项:

1. 您收到细胞时, 若干冰已经完全融化, 请立即将细胞解冻后注射进兔子大腿肌肉内, 切勿再次低温冻存; 若尚留有干冰, 请立即将含有细胞的冻存管放入液氮中保存待用, 并按指定条件贮存细胞, 切不可将细胞置于高温环境。

细胞解冻与动物接种 (请严格遵照无菌操作):

- 快速在 37 度水浴锅中解冻 VX2 实体瘤细胞, 离心去除冻存液。
- 在超净工作台中, 将肿瘤团块用 PBS 重悬转移到培养皿中。
- 用外科剪把 VX2 实体瘤细胞剪碎为 0.5-1mm 体积大小。
- 用 1ml 体积 PBS 重悬剪碎的 VX2 实体瘤细胞, 转移到无菌的 9 号针头的注射器 (针头颜色为绿色, 直径 1mm)。
- 将注射器中的 VX2 实体瘤细胞全部注射到 6 周龄兔子 (2000 体重) 的大腿肌肉里。

特别注意:

- 实体瘤细胞解冻前, 请先准备好待接种的实验动物。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

- 英文: Dowobio (Shanghai, China)
中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海