



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



蛋白酶抑制剂混合液（不含 EDTA，100× 在 DMSO 中）

| 产品货号 | 产品名称 | 包装 |
|--------|----------------------------------|-----|
| DW1004 | 蛋白酶抑制剂混合液（不含 EDTA，100× 在 DMSO 中） | 1ml |

产品简介:

蛋白酶抑制剂混合物，每种都有不同的作用机制，旨在保护您的蛋白质样品。它们通过帮助蛋白质在细胞裂解和蛋白质纯化过程中避免由内源性蛋白酶引起的快速降解而发挥作用。蛋白酶抑制剂混合物包含六种具有广泛特异性的蛋白酶抑制剂，旨在促进对天冬氨酸、半胱氨酸、丝氨酸以及几种氨肽酶的抑制。

保存温度： -20°C保存，一年有效。

操作说明:

- 1.在室温下解冻。请在打开盖子前以低速离心，以便将粘在管壁上的液体甩到底部。
- 2.在测定前，将浓缩混合物以1:100（体积比）的稀释度加入溶液样品（如细胞裂解液或组织提取物）中。
- 3.简要漩涡混合物，以帮助促进溶解。

注意事项:

- 1.本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 2.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文：Dowobio (Shanghai, China)

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海