



## 戊二醛固定液(2.5%)

产品货号	产品名称	包装
DW2206	戊二醛固定液(2.5%)	500ml

### 产品介绍:

戊二醛固定液(2.5%)主要由戊二醛、磷酸盐等组成, pH7.2~7.4, 该固定液对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好, 经常用于电镜标本的固定。

### 保存说明:

4°C避光保存, 一年有效。

### 使用方法:

- 1.取新鲜标本, 立即入戊二醛固定液(2.5%)中固定, 稍大标本应适当延长固定时间。
2. 送检或 4°C保存。

### 注意事项:

1. 戊二醛固定液(2.5%)有一定腐蚀性, 请在通风较好的环境下小心操作, 避免吸入。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海