



WB 快速转膜液 (即用型)

产品货号	产品名称	包装
DW1023	WB 快速转膜液 (即用型)	500ml

产品介绍:

本品是用于蛋白印迹实验 (Western blotting) 中电泳转膜的缓冲试剂, 是一种安全无毒的产品。本产品按常规方法配制而成, 为预混粉末, 不含 SDS 和甲醇, 便于储存、操作简便。

使用本快速转膜液时, 在 500mA 恒流转膜 15-20 分钟(推荐使用外置冰浴)或 400mA 恒流转膜约 20-30 分钟(可以不使用外置冰浴, 仅使用内置冰盒即可)即可将聚丙烯酰胺凝胶上的蛋白转移至 PVDF 膜或硝酸纤维素膜(NC 膜)等印迹膜上, 并且产热少, 转膜效果好。相同的条件下使用传统的转膜液更容易导致过度发热, 而在发热程度相似的情况下传统转膜液需要转膜更长时间。

本品为即用型试剂, 可以直接使用。本转膜液可以回收再使用, 但不宜超过三次。

保存说明:

室温保存。

注意事项:

1. 如果转膜液颜色变成浅棕色或黄褐色, 应该丢弃。
2. 因本品不含有甲醇, 不建议用于活化 PVDF 膜。
3. 长时间在 4°C 存放, 如果出现沉淀, 可以在水浴温育并充分溶解后再使用, 本品使用不宜超过三次。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
5. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海