



### 基质胶

产品编号	产品名称	包装
DW0355	基质胶	5ml

#### 产品介绍

本产品是在 4 度为液体状态，超过 20 度以上，会成为胶状，本产品是 4 度和 37 度可逆的改变状态。如果要不可逆，请使用康宁或者 BD 的基质胶。

#### 保存与运输方法

保存：-20℃保存，一年有效。运输：冰袋运输。

#### 使用方法

铺胶（以 24 孔板为例）

- 1、预冷耗材：枪头、培养板等置于 4℃或冰上。
- 2、铺胶：每孔加入 100μL Matrigel（覆盖孔底即可）。
- 3、凝胶化：37℃孵育 30 分钟至 1 小时，形成凝胶层。

细胞接种

将细胞悬液轻柔加入凝胶表面（2D 培养），加入完全培养基，定期更换。

#### 注意事项：

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 本产品文章中的写法：

英文：Dowobio (Shanghai, China)

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海