



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



4%无酶多聚甲醛

产品货号	产品名称	包装
DW2212	4%无酶多聚甲醛	500ml

产品介绍:

多聚甲醛 (Paraformaldehyde) 是免疫组织化学(IHC)和免疫细胞化学 (ICC) 研究中最常用的固定剂之一。该固定剂较为温和, 能很好地保存组织的抗原性和细微结构, 适于组织标本和细胞片的较长期保存, 非常适合组织和细胞的光镜免疫化学研究。

本产品为 DEPC 处理水配制无酶产品, 可直接用于细胞及分子生物学实验; 为 4% 多聚甲醛的 PBS 溶液, 可直接用于组织和细胞固定。

保存说明:

常温保存, 1 年有效。

使用说明:

1. 组织固定: 室温或 4℃浸泡固定 2-24h, 用缓冲液漂洗后即可树脂包埋用于组织切片。
2. 切片固定: 室温或 4℃固定 10min-2h, 视切片厚度而定, 用缓冲液漂洗后即可用于染色。
3. 细胞固定: 室温或 4℃固定 10-30min, 用缓冲液漂洗后即可用于染色。

注意事项:

1. 本产品对人体有害, 操作时请小心, 并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海