



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



人原位胰腺腺癌瘤体细胞 (BxPC-3)-带 Luc

产品编号	产品名称	包装
PM-0035-Luc	人原位胰腺腺癌瘤体细胞 (BxPC-3)-带 Luc	1×10 ⁶ cells

细胞来源:人原位胰腺腺癌细胞-Luc (BxPC-3-Luc) , (货号: PM-0035-Luc)

瘤体来源: 人原位胰腺腺癌细胞-Luc 裸鼠皮下成瘤

造模方法: 一般是皮下注射成瘤 (腋下或背部皮下) , 原位模型为胰腺注射。

样本稀释液:

本样品离心后可以用肿瘤细胞稀释液 (Dowobio 货号: DW0351) 稀释或者基质胶稀释

样本量: 10 只小鼠/支


运输方式: 干冰

使用步骤:

- 1、37°C水浴锅, 溶解冻存瘤体细胞。
- 2、1500g 离心 3 分钟, 弃上清。
- 3、加入 1ml pbs 混匀, 500g 离心 3 分钟, 弃上清。
- 4、加入 1ml 肿瘤细胞稀释液 (Dowobio 货号: DW0351) 稀释或者基质胶稀释。
- 5、用遇冷的 1ml 注射器吸取稀释好的细胞。
- 6、按照每只小鼠接种 100ul 注射, 短暂停留数秒后退针。

验证结果:

1、胰腺原为模型:

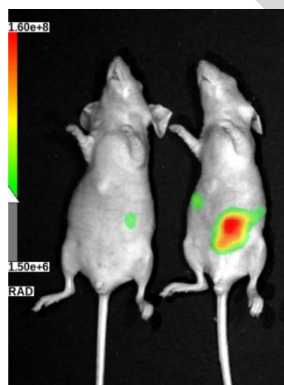

7 天 20 天转移

2、裸鼠皮下模型:



第 5 天



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



注意事项:

- 1、肿瘤细胞稀释液在-20℃和常温下为固体，稀释好后，一定要放 4℃。
- 2、本产品为无菌产品，注意在无菌环境打开。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海