



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



Delivector™ Avertin (兔子)

产品简介:

本品阿佛丁 (Avertin) 是即用型的无菌麻醉剂, 其主要有效成分为三溴乙醇 (Tribromoethanol, TBE), 是非管制药物, 曾被推荐作为转基因鼠传代有关的外科手术的麻醉剂。使用时腹腔注射, 简单方便, 麻醉起效时间3-10min, 维持时间在22~90min范围内, 此产品只针对兔子验证。

产品目录:

产品货号	产品名称	产品规格
DW3106	Delivector™ Avertin (小鼠)	10ml
DW3100	Delivector™ Avertin (小鼠)	10ml*5
DW3101	Delivector™ Avertin (小鼠)	10ml*10
DW3120	Delivector™ Avertin (大鼠)	10ml*10
DW3116	Delivector™ Avertin (兔子)	10ml*10

产品优势:

优于水合氯醛

麻醉起效时间短: 3-10min

麻醉维持时间长: 22~90min

Delivector™ Avertin能通过伦理认证, 发SCI认可麻醉剂。

麻醉时间验证表:

公司验证结果					
品系	月龄	注射剂量	给药方式	起效时间	麻醉时间
新西兰实验兔	3	30ul/10g	右腹腔注射	3-10min	22-90min

以上为我们验证时使用常用剂量, 不同批次动物可能有一定的差异, 建议使用前做好预实验, 我公司验证30ul/10g, 起效时间约4分钟, 深度麻醉在22分钟左右, 90分钟能运动。

产品应用: 仅用于兔子麻醉, 使用前一定摇一摇; 实验兔需麻醉前禁食一晚。

保存方法: 保质期一年, 常温避光保存。

注意事项:

- 开封后推荐在2周内使用。长时间存储成分会析出或分解, 造成麻醉效果下降, 甚至腹膜炎。使用前请务必确定标签上保质期, 并观察是否变色或有结晶析出。如果有晶体析出, 可以37度水浴溶解。正式实验前请先进行预实验。
- 推荐麻醉剂量: 实验兔按30ul/10g计算; (此为推荐使用量可根据实际情况进行调整)。

网址: www.dowobio.com

电话: 400-663-7797

邮箱: dowobio@163.com

- 仅用于科研（非临床科学研究）。

本产品文章中的写法：

英文：Dowobio (Shanghai , China)

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海

文章奖励：

1、写法：

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海

英文：Dowobio (shanghai,China)

2、奖励政策：

1、10-20分的SCI 1000元现金

2、5-10分的SCI 500元现金

3、0-5分的SCI 200元现金

4、中文文章 100元现金

奖励说明：申请人必须为文章第一作者或在通讯（共作共通排位必须第1人）。

领取说明：必须文章见刊后一年内领取有效，过期无效。