



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



无线粒体细胞胞浆提取试剂盒 100T

操作步骤:

- 1、培养细胞: 消化细胞, PBS 洗涤, 1000g 离心 3min 收集细胞, 计数。每次提取需要 5×10^7 个细胞, 加入 1.0 mL 冰预冷的 A 液重悬细胞, 4 度震荡细胞悬液 10 分钟。
- 2、在 700 x g 和 4°C 下离心 10 分钟。将上清倒入新的冷冻管中, 丢弃含有细胞核和完整细胞的颗粒。
- 3、再次在 700 x g 下在 4°C 下离心 10 分钟, 然后将上清倒入新的冷冻管中, 加入 10ul B 液。
- 4、在 4°C 下, 10000 x g 离心 15 分钟。上清液即为细胞浆提取物。

产品组成: 100T

名称	规格	保存温度
试剂 A	100ml	4°C
试剂 B	1ml	4°C

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海